

CEM2 - FEI Tecnai G2 F20 TWIN

操作地點：跨領域大樓 B2 A10 室

儀管人員：張淵智 博士 / 黃慧茹 小姐

適用範圍：冷凍電顯或低溫斷層攝影之初階研究、脂質體、Polymer 等

上機樣品注意事項

- TF20 workstation 設計放置 grid box 的位置為圓形，請使用者務必使用圓形的 grid box。
- 由於 TF20 workstation 操作空間有限，若選擇一次放置 3 片樣品，請使用者自行先將樣品整理至同一個 grid box，並詳細標註樣品名稱及放置順序。

隨操作時間延長產生之冰晶會更多，不只影響儀器的真空，也會讓樣品變髒更不利於取像！又，同一離心管內若有多個 grid box，建議將要先上機的 grid box 放在最上面，以減少所有 grid box 在操作過程中接觸空氣的次數。



TF20 workstation